



perform® sterile alcohol IPA

Sterile, alkoholische Gebrauchslösung zur
Desinfektion von Flächen in Reinräumen



- Schnell, effektiv und rückstandsfrei
- Steril (γ -bestrahlt)
- Geeignet für Reinraumklasse A/B, ISO 5/6
- Gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml Sprühsystem
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing – current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Sept. 2004

Zusammensetzung

100g enthalten: 63,1g Propan-2-ol (entspricht 70% I/(v/v)).

Mikrobiologische Wirksamkeit:

Wirksamkeit:	Konzentration:	Einwirkzeit:
Bakterizid, EN1276, EN13697	Gebrauchsfertig	1 Minute
Levurozid, EN1650, EN13697		1 Minute
Fungizid, EN1650, EN13697		15 Minuten
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), gem. DVV-/RKI-Leitlinie		30 Sek.

Chemisch-physikalische Daten:

Dichte	: ca. 0,88 g/cm ³ / 20°C
Farbe	: Farblos
pH-Wert	: Nicht anwendbar
Flammpunkt	: 22°C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	: Flüssig
Viskosität, dynamisch	: > 2,5 mPa*s / 20°C / Rohstoff



Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das sterile Sprühsystem bietet folgende Vorteile:

- Besonders handlich und platzsparend
- Ergonomisch geformte Sprühpumpe, rutscht nicht aus der behandschuhten Hand
- Auch nach Anbruch steril

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt. Der in perform® sterile alcohol IPA enthaltene Alkohol entspricht der pharmazeutischen Qualität gem. Ph. Eur.

BAuA Reg.-Nr.: N-39559/N-39560

Schweizer Zulassung: CHZN2102

Anwendungshinweise

perform® sterile alcohol IPA unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. perform® sterile alcohol IPA ist auch zur Handschuhdesinfektion geeignet. Ausbringung max. 50 ml/m². Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Verpackungseinheit : 10 x 500 ml Flasche

Artikel-Nr. : RREIN-PER-STIPA

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: info@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>