



perform[®] sterile concentrate QB

Steriles, flüssiges Konzentrat auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und Biguanid



- Effektiv und schnell
- Steril (γ -bestrahlt) und keimfiltriert (0,2 μ m)
- Geeignet für Reinraumklasse A/B
- In der praktischen Portionsflasche
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen / Geräten in Reinräumen.

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing – current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; Sept. 2004.

Zusammensetzung

100g enthalten: 30g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 3g Polyhexamethylen-biguanid (Monomer: 1,5-Bis(trimethylen) guanylguanidin-Monohydrochlorid)

Mikrobiologische Wirksamkeit:

Wirksamkeit:	Einsatz-Konzentration	Einwirkzeit:
Bakterizid (mit Belastung), EN 1276, EN13697	0,5% (5ml/l)	5 Minuten
Levurozid (mit Belastung), EN 1650, EN13697	0,5% (5ml/l)	5 Minuten
Begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia), gem. DVV-/RKI-Leitlinie	0,5% (5ml/l) 1% (10ml/l)	60 Minuten 5 Minuten

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und in praktischen 5er Einheiten doppelt umverpackt. Dies erleichtert das Einschleusen für die tägliche Routinedesinfektion. Die praktischen Portionsflaschen ermöglichen ein leichtes Öffnen ohne Hilfsmittel. Sie sind standfest und leicht entleerbar. Hervorragende Materialverträglichkeit. Registriert für PT2 und PT4.



Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser in entsprechender Qualität in Wanne oder Eimer geben, dann das Konzentrat ins Wasser geben und kurz umrühren.

Beispiel: 1 Flasche (40ml) für 8l = 0,5%ige Lösung

Oberflächen gut benetzend wischen und Einwirkzeit beachten. Produktberührende Oberflächen ggf. nachspülen.

Verpackungseinheit: 20 x 40 ml

Artikel-Nr.: RREIN-PER-STCQB

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: info@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>